

# UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Divisão de Pesquisa Comissão Interna de Biossegurança

### PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

## DESCARTE DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS GERADOS NO PREPARO DE CULTURAS CELULARES

### Procedimento para descarte de resíduo biológico líquido:

- **1.** Todo resíduo líquido da cultura celular deve ser coletado a partir do uso de bombas de vácuo, de acordo com as seguintes etapas:
- i. Abrir os frascos no interior da cabine biológica;
- ii. O resíduo deve ser sugado com o auxílio de pipetas de Pasteur;
- iii. Pipetas e frascos utilizados devem ser descartados de acordo com o POP para descarte de resíduos sólidos;
- iv. Ao término do experimento, ou quando o a capacidade total for atingida, devem ser esvaziados os recipientes de coleta de resíduo da bomba de vácuo;
- v. O líquido residual deve ser tratado com hipoclorito de sódio a 3% (cerca de 100 mL), para posterior descarte na pia;
- vi. Após desinfecção, recolocar os frascos de coleta no local adequado.

#### Procedimento para descarte de resíduo biológico sólido:

- **1.** Antes de iniciar os experimentos, acomodar no interior do fluxo um frasco adequado para descarte de pipetas contendo solução de hipoclorito de sódio a 3%. Todas as pipetas utilizadas durante os experimentos devem ser depositadas neste frasco.
- **2.** Ponteiras usadas devem ser descartadas em frascos vazios de soro/meio, ou outro apropriado, os quais devem ser tampados e descartados em lixo infectante.
- **3.** Frascos plásticos de culturas celulares devem ser esvaziados e descartados, devidamente tampados, em lixo infectante.
- **4.** Frascos plásticos de meio e soro não contaminados devem ser lavados e guardados para descarte.
- **5.** Frascos de vidro de meio, soro, tripsina e pipetas devem ser levados para a sala de lavagem, para serem descontaminados, lavados e esterilizado