

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Divisão de Pesquisa Comissão Interna de Biossegurança

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

## TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO - NB-2

## **Procedimento:**

- **1.** O transporte de material biológico do NB-2 para outras dependências deve ser realizado sempre utilizando-se caixas plásticas fechadas, as quais devem ser previamente preparadas de acordo com os passos a seguir:
- i. Desinfetar as superfícies da caixa com álcool 70%;
- ii. Irradiar a caixa no fluxo com UV por ao menos 15 minutos.
- **2.** Acomodar adequadamente todos os frascos e materiais dentro da caixa, de modo a evitar quaiquer tipos de derramamentos durante o transporte.
- 3. Após o uso, repetir os processos de desinfecção e guardar a caixa no local designado.
- **4.** No caso de derramamentos, limpar as superfícies da caixa com solução de hipoclorito de sódio a 3%, seguido por irradiação com luz UV por ao menos 15 minutos.

**Observação importante:** Durante o processo de purificação de vetores virais, os mesmos são centrifugados e só devem sair do NB-2 nos tubos lacrados dentro dos rotores da ultracentrífuga, os quais são devem ser SEMPRE desinfetados com hipoclorito sódio 3% após o uso.